

NOTICE**MONOCLONAL Ab POLYPESTI****Flacon 1ml (→ 1/50)**

Mélange d'anticorps monoclonaux anti pestivirus, non couplés, pour révélation virologique des souches BVD-MD, BD et HCV.

COMPOSITION

Mélange polyvalent de liquides d'ascite purifiés obtenu à partir de différents hybridomes reconnaissant les (glyco-)protéines pestivirales suivantes :
gp48, 53, 62 (structurales), p80-125 (non structurale).

INDICATIONS

Révélation immunologique des pestivirus, notamment techniques utilisant l'Immuno-fluorescence Indirecte (I.F.I.).

MODE D'UTILISATION

Remarque : le réactif doit être aliquoté (sans le diluer) dès sa réception puis congelé en vue d'une conservation optimale.

- A chaque utilisation, reprendre un aliquote et le diluer au 1/50ème dans du PBS.
- Utiliser selon la technique de révélation virologique mise en oeuvre en veillant à appliquer un marqueur anti-souris en étape finale.

CONSERVATION**Aliquote pur :**

- * à -20°C : jusqu'à la date de péremption.
- * à + 5°C +/- 3°C : pendant 3 semaines.

Aliquote dilué :

- * à utiliser dans la journée.
- * à conserver à +5°C +/-3°C.

PRESENTATION

1 flacon de 1ml.

POUR USAGE VETERINAIRE SEULEMENT / POUR USAGE IN VITRO SEULEMENT
SYNBIOTICS EUROPE - 2 rue Alexander Fleming – 69367 LYON Cedex 07 - FRANCE

Tel : +33 4.72.76.11.11 - Fax : +33 4.72.76.11.10

www.synbiotics.fr info@synbiotics.fr