

MYCOBACTINE J

BACTERIOLOGICAL DIAGNOSIS OF PARATUBERCULOSIS IN RUMINANTS

COMPOSITION

Mycobactine J..... 2mg

INDICATION

Enrichment of culture media used to isolate **Mycobacterium paratuberculosis**.

INSTRUCTIONS FOR USE

Reconstitute the contents of one vial of MYCOBACTINE J with 2 ml of absolute ethanol (analytical grade).

Shake carefully so that the product is completely dissolved.

Pour the contents of the vial into 1 litre of culture medium kept melted in a water bath at +56°C. Make sure to empty the vial completely. Rinse the vial that contained the MYCOBACTINE J with an additional 2 ml of absolute ethanol and add to the culture medium.

Mix the MYCOBACTINE J alcohol solution and the culture medium very thoroughly.

Distribute the culture medium.

STORAGE

Store between +2°C and +8°C, protected from light.

PRESENTATION

2 mg vial

FOR "IN VITRO" USE

ZUR ANREICHERUNG VON KULTUR- MEDIEN FÜR DIE DIAGNOSTIK DER PARATUBERKULOSE

ZUSAMMENSETZUNG

Mycobactine J..... 2mg

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur Anreicherung von Kulturmedien, die zur Isolierung von **Mycobacterium paratuberculosis** verwendet werden.

ANWENDUNGSHINWEISE

2 ml absoluten Ethanol (Analysengrad) in das Behältnis von Mycobactine J geben.

Sorgfältig schütteln bis zur völligen Auflösung des Inhalts.

Den Inhalt in 1 l Kulturmedium geben, welches im Wasserbad bei +56°C flüssig gehalten wird. Auf vollständige Entleerung achten.

Das Behältnis mit weiteren 2 ml absoluten Ethanol (Analysegrad) spülen und den Inhalt ebenfalls in das Kulturmedium geben.

Die alkoholische Mycobactine J-Lösung und das Kulturmedium sehr sorgfältig mischen.

Das Kulturmedium vergießen.

LAGERUNG

Bei +2°C bis +8°C und lichtgeschützt lagern.

HANDELSFORM

Flasche mit 2 mg

FÜR GEBRAUCH "IN VITRO"

Manufactured by **ALLIED LABORATOIRES INC**

SYNBIOTICS EUROPE - 2, rue Alexander Fleming - 69007 LYON - FRANCE